

超低分子量蛋白标准 PM3322 使用说明书

1 产品介绍：

本产品货号为：PM3322，包含 3 种多肽和 2 种低分子量蛋白质组成，分子量范围为 3.3kD-22kD。可以用来判断 SDS-PAGE 上多肽和小蛋白的分子。此试剂属于超低分子量蛋白 Marker，分子量分别为：3.3, 5.8, 14.4, 22 (3.3-22KD)。试剂含量为 100 μ l,按照每次上样量为 10 μ l,可使用 10 次。



2 使用方法

取 10 微升本试剂，98 度沸水浴 10min，12000rpm 离心 1min，取上清加入至电泳泳道内。

3 注意事项

本试剂为预加了上样缓冲溶液，会含有还原剂和表面活性剂，取样时请做好个人防护。为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

4 有效期 -20 $^{\circ}$ C 保存，开封后有效期 12 个月。

订购方式：

- (1) 登录瑞楚生物官网 www.ruichubio.com 订购或拨打 021-59145618 订购热线订购；
- (2) 直接登录瑞楚生物淘宝旗舰店 ruichubio.taobao.com 订购；
- (3) 登录 www.ruichubio.com 下载中心下载订购单，填表并发送至表格中标注的邮箱完成订购

注：在邮件确认合同或订购单情况下，可以货物和发票一起寄送，对公转账。

版权归瑞楚生物所有