

溶血性链球菌链激酶试验试剂盒 使用说明书

【产品编号】 T2883

【产品用途】 用于溶血性链球菌链激酶试验

【贮藏条件】 -10~-30℃

【有效期限】 6个月

【参考标准】 GB15979,GB4789,YY0469/YY0969

【使用方法】

- 1、准备待检菌株、阳性对照菌株（如乙型溶血性链球菌 CMCC(B)32210 或 ATCC21059）
- 2、准备菌液，使用接种环挑取适量待检菌株的菌苔接种至增菌肉汤中（葡萄糖肉汤或胰蛋白胨大豆肉汤），35~37℃培养18~24h（注意此环节不宜培养时间过长）。
- 3、分别取2支兔血浆及配套试剂，无菌环境下，使用75%酒精棉擦拭试剂瓶外表，沿箭头方向掀开并撕下铝箔盖，使用无菌吸管或移液器将配套试剂全部加入兔血浆管中（每支兔血浆管添加1支配套试剂），再添加0.5ml增菌肉汤（第2步得到的菌液），盖紧塞子轻轻摇匀，于35~37℃水浴培养，10分钟左右观察结果，阳性菌会出现凝固现象（视菌种活力大小及菌液浓度，可能出现彻底凝固、有凝固块等不同程度的凝固，均应视为已经发生凝固），继续培养至2~24h，凝固块消失溶解的为阳性结果。
- 4、实际工作中，因操作、菌液浓度及活性等问题，使实验结果可能会出现差异，检测时务必同时做阳性对照组，如阳性对照组的的结果不符合要求，应重新实验。

	10-30 分钟	2-24h 后	结论
试验组	凝固	溶化	符合阳性菌特性
阳性对照组	凝固	溶化	